


Food Kit アレルゲン検査用

前処理

試料 (均質化処理済) 2.0g + 滅菌水25 mL
 懸濁(ボルテックス) $\geq 9,000$ xg, 10 min.

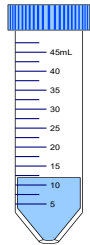

上清を除去し、**沈殿物** ~200 mg 遠心チューブに秤量

① **Buffer A17** 300 μ L + Proteinase K 20 μ L
 懸濁(ボルテックス)

② 65°C, 10 min 懸濁(ボルテックス)

③ **Buffer B17** 300 μ L 懸濁(ボルテックス)

④ $\geq 10,000$ xg, 5 min




新しい 2.0 mL遠心チューブ

⑤ **上清 500 μ L + エタノール 500 μ L**

10回強く転倒混和する



注) エタノールを添加後は遠心を行わないこと

溶解

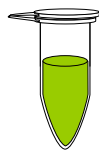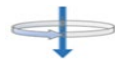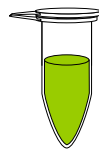



溶解混合液全量を導入する

吸着

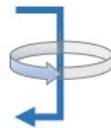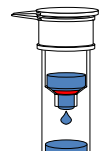

$\geq 10,000$ xg, 1 min


洗浄

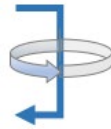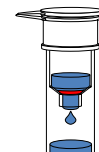

Buffer C17 500 μ L

$\geq 10,000$ xg, 1 min

溶出

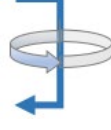

マイクロ遠心チューブに付替え

Buffer D17 50~100 μ L

$\geq 10,000$ xg, 1 min

ゲノムDNA

[保証期間 : 1年間(未開封)]